



## ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΑΒΑΑ-21, έκδοση 1η

## ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Λειτουργία δαπεδοεργόμετρου Marathon

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το δαπεδοεργόμετρο Marathon μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε συνδυασμό με εργοσπιρόμετρο. Αποτελείται από μηχανικό μέρος (δαπεδοεργόμετρο) και ηλεκτρονικό μέρος (οθόνη αφής).

### ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Χειριστής/-ρια

### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

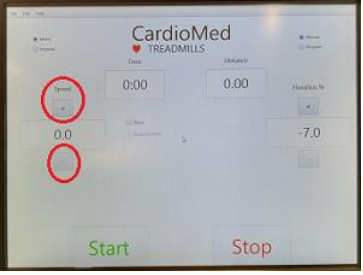




A/α	Είδος	Λεπτομέρειες
1	Δαπεδοεργόμετρο Marathon με οθόνη αφής	

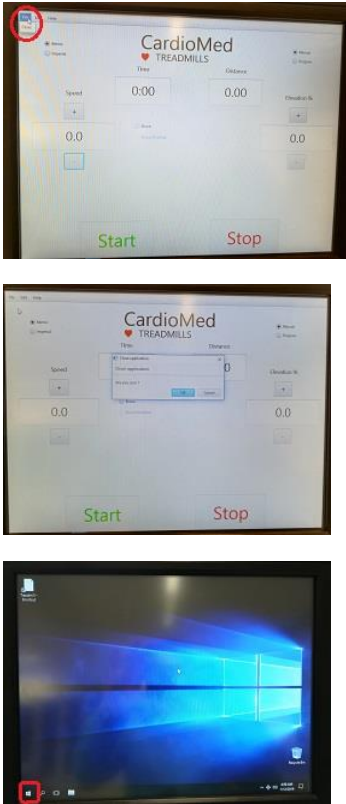

### ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Δεν έχει αναλώσιμα.

### ΒΗΜΑΤΑ

A/α	Τίτλος	Εκτελών/-ούσα	Ενέργειες
1	Ενεργοποίηση	Χειριστής/-ρια	Πιέζει το κόκκινο κουμπί στο μπροστά μέρος του δαπεδοεργόμετρου (επάνω φωτογραφία), αφού βεβαιωθεί ότι το κόκκινο κουμπί κινδύνου (μεσαία φωτογραφία) είναι τραβηγμένο έξω. Στη συνέχεια, κρατάει πατημένο το μικρό μαύρο κουμπί στο πίσω μέρος της οθόνης (κάτω φωτογραφία) για 6-8 δευτερόλεπτα για να ανοίξει η οθόνη και να φτάσει στο λευκό πλαίσιο με ένδειξη Cardiomed.

2	<p>Ρύθμιση ταχύτητας</p> 	Χειριστής/-ρια	Στην οθόνη αφής ορίζει την ταχύτητα του δαπεδοεργόμετρου με τα σύμβολα + και – κάτω από την ένδειξη speed, περιμένοντας μετά από κάθε πίεση να ανταποκριθεί ο διάδρομος.
3	<p>Ρύθμιση κλίσης</p> 	Χειριστής/-ρια	Ορίζει την κλίση του δαπεδοεργόμετρου με τα σύμβολα + και – κάτω από την ένδειξη elevation, περιμένοντας μετά από κάθε πίεση να ανταποκριθεί ο διάδρομος.
4	<p>Έναρξη λειτουργίας</p> 	Χειριστής/-ρια	Πιέζει το start και το δαπεδοεργόμετρο αρχίζει να λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα και κλίση.
5	<p>Λειτουργία με πρόγραμμα</p> 	Χειριστής/-ρια	Πιέζει το program (πάνω δεξιά στην οθόνη) και στη συνέχεια επιλέγει Bruce ή Bruce Modified.
6	<p>Τερματισμός λειτουργίας</p> 	Χειριστής/-ρια	Πιέζει το stop.

7	<p>Έξοδος από το πρόγραμμα</p> 	Χειριστής/-ρια	<p>Από το file πιέζει το close (επάνω φωτογραφία). Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατά OK και επιστρέφει στην αρχική οθόνη (μεσαία φωτογραφία). Κλείνει την οθόνη με το ίδιο τρόπο που κλείνει έναν Η/Υ (κάτω φωτογραφία).</p>
8	<p>Απενεργοποίηση</p> 	Χειριστής/-ρια	<p>Κλείνει το κόκκινο κουμπί στο μπροστά μέρος του δαπεδοεργόμετρου.</p>

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Α/α	Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
1	<p>Η αρχική κλίση είναι στο -7.</p>	<p>Ανεβάζουμε την κλίση στο 0 πιέζοντας 7 φορές το + όχι μονομιάς, αλλά περιμένοντας μετά από κάθε πίεση να ανταποκριθεί ο διάδρομος.</p>

Δημιουργήθηκε από	Ελένη Σεμαλιανού
Ελέγχθηκε από	Βασίλη Μούγιο
Ημερομηνία	7 Φεβρουαρίου 2019